

Giemsa-festés
(saját módszer)

Petri csészében, 10 ml mosóoldattal számolva

1. Mosás PBS-sel.
2. Fixálás (vízmentesítés): tömény metanol, 5 perc.
3. 20x hígított Giemsa-oldattal festés 10 percig.
→ megjegyzés: a törzsoldatot csapvízzel hígítsuk! (áll. az ionok kellenek a festéshez) + van aki 10x, mások 50x hígítást ajánlanak...
4. Mosás először csapvízzel, majd desztillált vízzel.
5. Tekintsük meg a sejteket... ☺